

## PCR Stimulant

使用前请仔细阅读说明书

目录号: AG111

保存: -20°C保存两年。

### 产品说明

PCR Stimulant用于优化复杂模板或富含GC/AT模板的扩增。对*Pfu*系列酶扩增增强显著。储存液浓度为5×, 工作浓度可以在0.5× - 2.5×之间调节。

### 适用范围

复杂模板、富含GC/AT模板的扩增。

以50 μl反应体系为例

PCR Stimulant的量 (μl)	最终浓度
5	0.5×
10	1×
20	2×
25	2.5×

本产品仅供研究, 不用于临床诊断。

版本号: V1-202008

服务电话 +86-10-57815020

服务邮箱 [complaints@transgen.com.cn](mailto:complaints@transgen.com.cn)

